

DM15000 Plus DNA Marker (100-15000 bp)

DY106

■ 产品概述

本产品 DM15000 由 100 bp、250 bp、500 bp、750 bp、1000 bp、1500 bp、2000 bp、3000 bp、5000bp、8000 bp、15000 bp 十一条 DNA 条带混合组成。条带中的 500 bp、1500 bp 浓度为 20 ng/ul, 显示为亮带, 其余条带浓度为 10 ng/ul。可适用于判断琼脂糖凝胶电泳过程中 DNA 条带分子量大小, 产品中已含上样缓冲液和二甲苯青、溴酚蓝染料, 便于观察电泳过程中迁移位置, 可直接取用, 无需加热。本产品推荐上样量为 3-5 μ l, 可根据孔径大小调整上样量。


■ 产品组成

组分	DY106 100 rxns/5 μ l
DM15000 Plus DNA Marker (100-15000 bp)	500 μ l

■ 使用方法

1. 将产品置于室温下解冻并颠倒混匀 (不可煮沸);
2. 根据点样孔大小选择合适的上样量;
3. 观察电泳过程中溴酚蓝移动位置以及时停止电泳, 在紫外灯下判断条带分子量大小。

图例效果

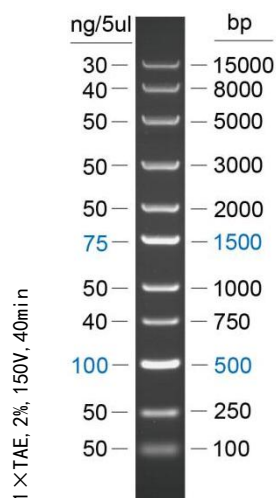

■ 保存条件

-30~-15°C 保存, 干冰/-20°C 运输。

■ 注意事项

- ✓ 本制品每次使用时, 室温放置数分钟解冻后, 轻轻摇匀, 以确保溶液混合均匀。
- ✓ 本产品已含上样缓冲液, 属于即用型, 无需加热、稀释或使用其他还原剂。
- ✓ 本产品解冻后, 若短时期内使用频繁可置于 2~8°C 保存, 有效期 3 个月, 建议分装保存, 避免反复冻融。
- ✓ 建议电泳条件为: 1 x TAE/TBE, 凝胶浓度 1-2%, 电压 150V, 电泳时间 30-40min 时分离度较好, 配合本公司琼脂糖产品效果更佳。